




wasserLAB

ECOMATIC de 3 à 10 l/h

EAU TYPE II

EAU OSMOSÉE

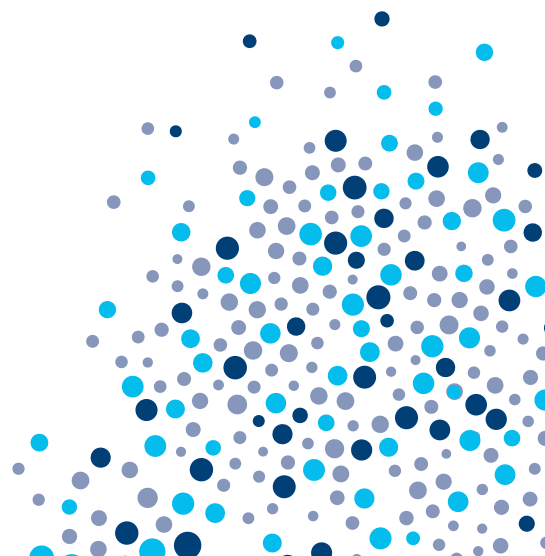


ECOMATIC

EAU PURIFIÉE (TYPE II)

EAU OSMOSÉE (TYPE III)

“De l'eau toujours fraîchement produite, de qualité constante, avec le meilleur rendement au moindre coût ”

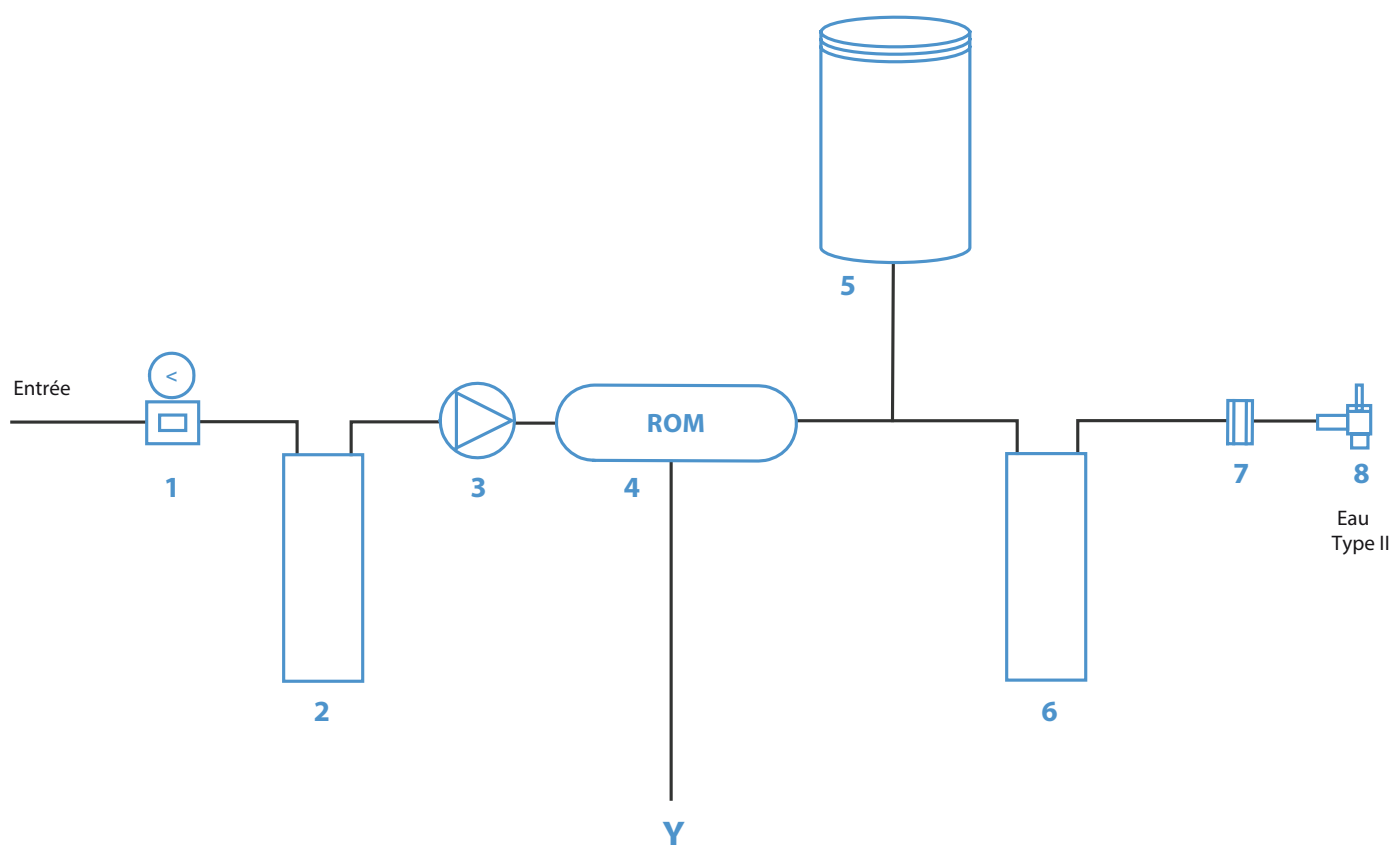

L'appareil Ecomatic fournit toujours de l'Eau Type II fraîchement purifiée

1 Régulateur de pression. 2 Module de prétraitement. 3 Pompe. 4 Membrane d'osmose inverse. 5 Réservoir.
6 Module de déminéralisation. 7 Sonde de conductivité Eau Type II. 8 Robinet de distribution.

Ecomatic : Appareil compact de purification d'eau qui produit de l'Eau Type II (ASTM*, Degré Analytique) en partant directement de l'eau du réseau

* American Society for Testing and Materials



L'Ecomatic fournit de l'Eau Type II (Degré Analytique), avec des productions de 3,5 et 10 l/h, selon le modèle

La combinaison de systèmes de purification par osmose inverse et déminéralisation, fournit de l'eau purifiée à qualité constante à un prix très concurrentiel.

L'appareil **fournit toujours de l'Eau Type II fraîchement produite**, en évitant sa détérioration due au stockage.

Accumulation de l'Eau Osmosée

L'eau du perméat du module d'osmose inverse s'accumule dans un réservoir pressurisé (30 ou 50 litres), opaque et étanche qui la maintient hors de tout contact avec la lumière et l'air, la préservant ainsi contre une éventuelle pollution.



Simplicité de manipulation

Installation facile.

Entretien simple et rapide, grâce à son système de cartouches interchangeables, par des raccordements rapides



Surveillance Eau Type II

Contrôle continu du processus de purification par microprocesseur

Un écran numérique facile à lire, informe l'utilisateur, à tout moment, de:

- | La qualité de l'eau produite mesurée en $\mu\text{S}/\text{cm}$, avec une résolution de $\pm 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$.
- | De l'état du processus de purification (en cours de production, réservoir plein, appareil en cours de distribution) et des avertissements, par des symboles très faciles à interpréter.

Fonctionnement entièrement automatique pour la plus grande tranquillité de l'utilisateur.

Paramètres de **consignes d'avertissement programmables** à volonté.

Applications

Plus de 90 % des essais généraux de laboratoire exigent de l'Eau Type II:

- | Préparation de milieux de culture
- | Préparation de réactifs et de solutions tampons
- | Nettoyage de matériel
- | Analyses cliniques
- | Chambres de brouillard salin et chambres climatiques
- | Alimentation d'appareil de production d'Eau Type I (Ultra pure)
- | L'Ecomatic peut fournir aussi de l'Eau Type III (Eau osmosée) pour thermodésinfecteurs et autoclaves.



Wasserlab

Water Purification Systems

Wasserlab®

Nous sommes des fabricants d'équipements de purification de l'eau avec une vaste expérience dans l'installation de solutions dans **de multiples secteurs**.

Nous offrons **des conseils personnalisés** dans le choix de l'équipe et nous fournissons **une assistance technique complète** pour garantir un fonctionnement optimal.

Pol. Ind. Comarca II Calle E, Nº 3. 31191 Barbatáin - Navarra (Espagne)
T. +34 948 186 141 - info@wasserlab.com
www.wasserlab.com

